

高速震动球磨机 MSK-SFM-12M-220V

技术规格书



MSK-SFM-12M 是一种高功率微震动球磨机和混料机,适用于少量物质球磨和混料。在 2ml 的一次性螺丝微管里 3 个样品可以同时混料(通常在 45 秒完成)。通过选择,专门为你的样品匹配的氧化锆微球高速冲击,可以优化混料模式。MSK-SFM-12M 是专门为传统混料机难以混合均匀的高强度样品开发设计的。它方便,经济,是代替传统高价混料器的理想之选。

技术参数:

设备名称型号	高速震动球磨机 MSK-SFM-12M-220V
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 设计小巧,方便易携,适合少量样品 • 开门断电,实验更安全 • 可放入 Ar 气环境手套箱中 • 使用前方便安装,使用后容易拆卸 • 可球磨也可用于混料。
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源: AC 220V 50HZ 功率: 40W • 转速: 2800-5000rpm (可调) • 时间: 3s-3min (可调) • 球磨罐尺寸: $\phi 10 \times 45\text{mm}$ • 球磨罐材质: PE 材质 • 设备标配 50 个 2ml 的 PE 球磨罐 

<p>产品尺寸</p>	<p>外形尺寸：长 170mm*宽 210mm*高 210mm</p> 
<p>重量</p>	<p>约 2.2kg</p>
<p>保质期</p>	<p>1 年（不包含模具等损耗件）</p>
<p>注意事项</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 请保持设备清洁并擦干净，以防出现泄漏物。 • 使用后请将样品管清洗，可反复使用。 • 运行前需先关闭防护盖，停止运行后才可打开防护盖取出样品。 • 使用前请拆除底部固定螺钉（红色）。 • 机体在使用时应放在平整的台面或者地面。