

干式混合&分散机（水冷&可调速（最高25000RPM）） MSK-FS-152-WC



MSK-FS-152-WC 是一款水冷式干粉混合&分散机。它配备有水冷线圈，可有效减少混合腔内的热量积聚，从而防止样品材料因热降解而失效。该设备具有三个速度调节段，最高可达 25000 转/分钟。此设备非常适合用于干发电极制备和电解质/燃料电池所用材料。同时，它也是快速干式粉碎陶瓷材料的理想工具，可在短时间内完成操作。

技术参数

工作电压	AC220V 50/60Hz 功率：1800W
结构	 分散和混合室均采用 SS304 不锈钢制成，具有抗腐蚀性。 顶部安装的水冷盘管用于在运行过程中保持混合室的温度。 两个盖锁螺丝确保在运行过程中结构的稳定性。 内置的固定旋钮锁和弹出手柄使得可以通过旋转混合室来卸载样品，无需提起设备。 内置的定时控制旋钮用于精确设置操作时间。 配有转速调节器

	
混合腔 	内部混合腔尺寸：直径 150 mmx 高度 80mm 混合腔由 SS304 不锈钢制成 内置三层 SS304 不锈钢混合叶片 最大值转速：25000RPM。 最大处理量：400 g 进料颗粒大小：70 - 300 目。
时间控制 	在设备左侧有一个内置的定时控制旋钮，通过它可以设定混合时间 可调节运行时长：0-5 分钟
速度控制	一个独立的调速控制器通过一根延长线与主机相连。该控制器内置保险丝，用于保护电路安全。
水冷机 	配有循环水冷机 KJ-5000
应用注意	在混合室内以较低温度（低于 10℃）混合干粉效果极佳。 为使该设备发挥最佳性能并延长使用寿命，请每次使用后乙醇彻底清洁混合室，并擦干表面。 此冷水机已配备，用于将混合室温度控制在 6 摄氏度以下。 警告：此搅拌器不适用于湿性混合。