


300°C/10MP 小型高温高压反应釜（可 选 100/250/500/1000ml,含机械搅拌）

HPRVS-300-XX




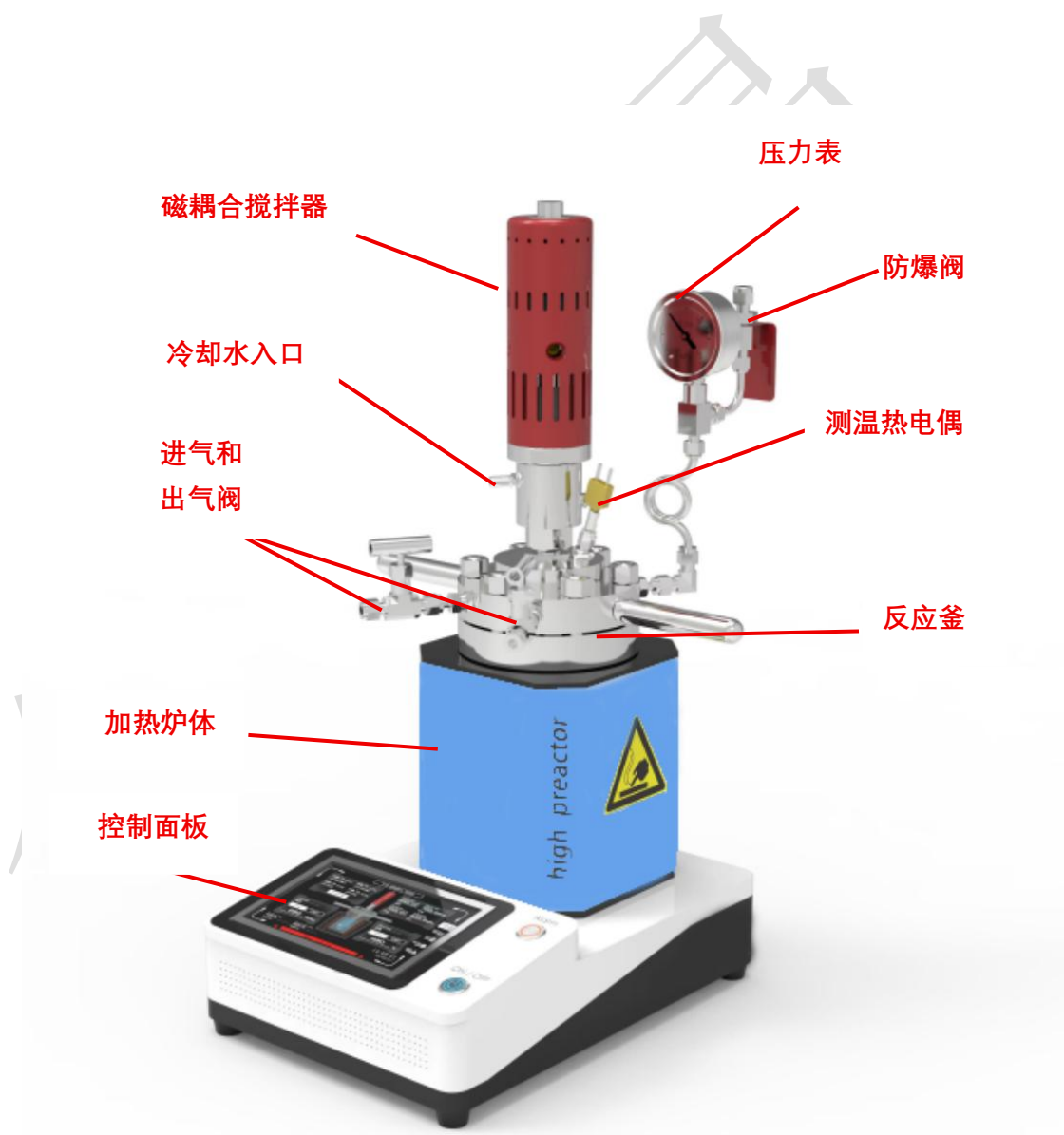

HPVRVS-300-XX 是一些列高温高压反应釜 (300℃ 10Ma) ,带有机械搅拌机构, 采用触摸屏控制, 适合用于水热高压化学反应实验。

技术参数

电源要求	AC220V±10%, 单相, 50/60Hz 功率: 1000~1500W 电机功率: 40W (磁耦合电机)
釜体	材质: 316L 不锈钢 (其他材质可按要求定制) 压力: -0.1~10MPa(可选 35MPa) 容积: 100ml 250ml 500ml 1000ml 可选购
加热炉	工作温度: 室温~300℃ 采用 PID 方式程序化控温 控温精度: ±1℃
搅拌系统	机械搅拌: 磁力耦合式机械搅拌 电机扭力: 0.53N.m 搅拌桨: 标配三叶桨, 桨型可以根据客户 要求选配    三叶桨 自吸搅拌桨 锚式桨 搅拌转速: 10~800RPM 注意: 需要通冷却水对磁力耦合式电机冷却, 可在本公司选购 水冷机 KJ-3000
控制界面	触摸屏控制界面 可设置和显示温度程序, 搅拌程序和压力值 可生成温度&压力-时间曲线, 并可导出

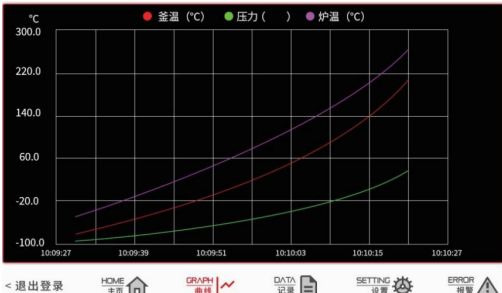	
注意事项	使用前确保釜体密封面平整完好，阀门、压力表、防爆装置等配件连接完好 设备运行时，严禁触碰加热单元外罩，避免高温烫伤 严禁遮挡防爆装置泄压口，设备运行时切勿直视泄压口 严格按照室验操作规程以及工艺要求加料。 开关阀门时，明确阀门的用途。避免错误操作！ 使用前仔细阅读说明书，严禁超温、超压、超负荷使用本品。 反应介质的装填量不得超过反应釜容积的 80% 反应结束后，确保反应釜温度、压力下降到安全范围内，关闭电源开关。装上釜 体手柄将反应釜取出。 实验结束后，应及时清理设备。妥善保管设备及配件